


Uso de SignalExpress para obtener la fuerza

A continuación se describe cómo se usa el programa SignalExpress para obtener la fuerza en función del tiempo:

1. En UCursos se ha subido el programa Presion-SignalExpress que permite automatizar la adquisición de datos. Grábenlo en su escritorio y ejecútenlo.
2. Al correr va a abrir el programa SignalExpress listo para medir durante 3 segundos el voltaje en el sensor.
3. Cuando tengan la configuración experimental lista, realice la medición (corra Run Once).

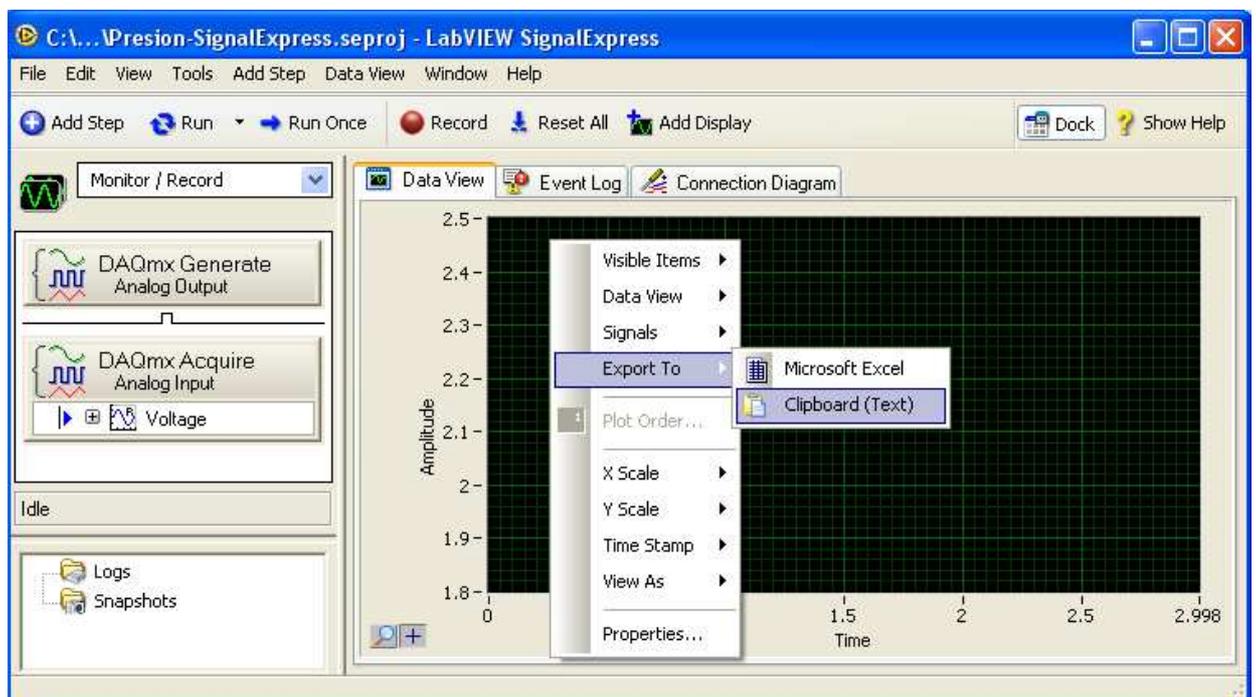

4. Para exportar los datos, en la ventana Data View copie los datos al Clipboard: con el botón derecho en la ventana negra seleccione Export To->Clipboard (Text)
5. Abra el Block de Notas y pegue los datos del Clipboard. Elimine las líneas de encabezado y grabe el archivo.
6. Proceda con los siguientes pasos indicados en la Guía Práctica.